

Kit de mise à niveau

pour AbraPlan-30
à utiliser avec les porte-échantillons Xmatic et
Xmatic Compact

Guide de l'utilisateur

Traduction des instructions originales



N° de document : 16297027-01_A_fr

Date de parution : 2024.05.03

Copyright

Le contenu de ce mode d'emploi est la propriété de Struers ApS. Toute reproduction de ce mode d'emploi, même partielle, nécessite l'autorisation écrite de Struers ApS.

Tous droits réservés. © Struers ApS.

Table des matières

1	Concernant ce mode d'emploi	4
2	Sécurité	4
2.1	Usage prévu	4
2.2	Kit de mise à niveau pour porte-échantillons Xmatic - précautions de sécurité	4
2.2.1	À lire attentivement avant utilisation	4
3	Commencer	5
3.1	Description du dispositif	5
3.2	Aperçu	6
4	Stockage	6
5	Installation	6
5.1	Montage du kit de mise à niveau pour les porte- échantillons Xmatic sur la machine	6
5.2	Bruit	6
6	Maintenance et service	7
7	Élimination	7
8	Caractéristiques techniques	7
8.1	Caractéristiques techniques	7
9	Fabricant	7

1 Concernant ce mode d'emploi



CAUTION

L'équipement Struers ne doit être utilisé qu'en rapport avec et comme décrit dans le mode d'emploi fourni avec l'équipement.



Note

Lire le mode d'emploi avec attention avant l'utilisation.



Note

Pour voir le détail d'une information spécifique, voir la version en ligne de ce mode d'emploi.

2 Sécurité

2.1 Usage prévu

Le kit de mise à niveau est destiné à être utilisé sur les machines de prépolissage à enlèvement de matière élevé Struers AbraPlan-30 pour permettre l'utilisation de porte-échantillons utilisés pour Xmatic et Xmatic Compact avec AbraPlan-30.

Le kit de mise à niveau est conçu pour être utilisé uniquement avec Struers AbraPlan-30 conçu pour un prépolissage à enlèvement de matière élevé.

2.2 Kit de mise à niveau pour porte-échantillons Xmatic - précautions de sécurité



2.2.1 **À lire attentivement avant utilisation**

Ne pas tenir compte de ces informations, et toute mauvaise manipulation de l'équipement, peut entraîner des dommages sévères à la personne, ainsi que des dommages matériels.

Mesures de sécurité d'ordre général

1. L'installation de la machine doit être conforme aux règles de sécurité locales. Toutes les fonctions de la machine et tout équipement connecté doivent être parfaitement opérationnels.
2. Ce dispositif doit être installé solidement sur la machine.

3. Porter des chaussures de sécurité lors de la manipulation des pièces de machine lourdes.

3 Commencer

3.1 Description du dispositif

Le kit de mise à niveau se compose d'un accouplement avec un anneau anti-projection. Le kit de mise à niveau doit être installé sur AbraPlan-30 pour s'assurer que les porte-échantillons Xmatic et Xmatic Compact peuvent être insérés dans AbraPlan-30 un prépolissage à enlèvement de matière élevé. Les étapes de prépolissage et de polissage suivantes peuvent être effectuées sur Xmatic ou Xmatic Compact.

Lorsque AbraPlan-30 est installé avec le kit de mise à niveau, seuls les porte-échantillons Xmatic et Xmatic Compact peuvent être exécutés sur AbraPlan-30.


**Note**

Seul un technicien de service Struers est autorisé à installer le kit de mise à niveau.

**Note**

Lorsque le kit de mise à niveau est installé, seuls les porte-échantillons Xmatic et Xmatic Compact peuvent être utilisés sur AbraPlan-30.

3.2 Aperçu

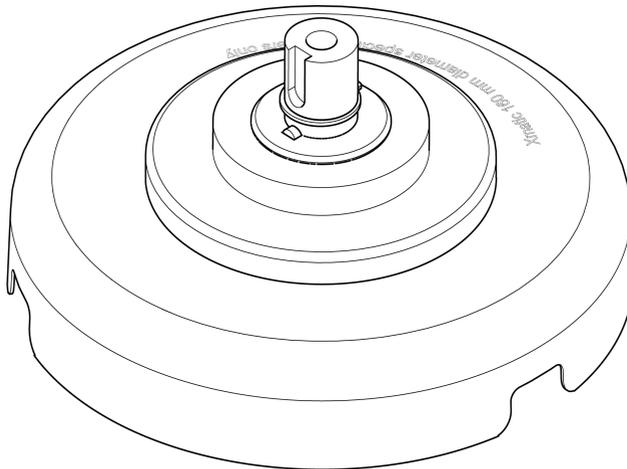

4 Stockage

Ranger l'appareil dans un endroit sec et exempt de poussière.

5 Installation

5.1 Montage du kit de mise à niveau pour les porte-échantillons Xmatic sur la machine



Note

Seul un technicien de service Struers est autorisé à installer le kit de mise à niveau.

5.2 Bruit

Pour plus d'informations sur la valeur du niveau de pression acoustique, voir le Mode d'emploi de AbraPlan-30.

6 Maintenance et service

Pour plus d'informations sur la façon d'entretenir l'appareil, consultez le Mode d'emploi de AbraPlan-30.

7 Elimination

Veillez contacter les autorités locales pour toutes informations sur la méthode d'élimination correcte conforme à la législation nationale.

8 Caractéristiques techniques

8.1 Caractéristiques techniques

Sujet	Spécifications	
Environnement opérationnel	Température ambiante	5 – 40°C/41 – 104°F
	Humidité	< 85 % HR sans condensation
Conditions de stockage et de transport	Température ambiante	0 – 60°C/32 – 140°F
	Humidité	< 85 % HR sans condensation
Dimensions et poids	Diamètre	212 mm (8,3")
	Hauteur	94 mm (3,7")
	Poids	1,2 kg (2,7 lbs)
REACH	Pour en savoir plus sur la REACH, contactez votre agence locale Struers.	

9 Fabricant

Struers ApS
 Pederstrupvej 84
 DK-2750 Ballerup, Danemark

Téléphone : +45 44 600 800

Fax : +45 44 600 801

www.struers.com

Responsabilité du fabricant

Les restrictions suivantes doivent être observées. Le non-respect de ces restrictions pourra entraîner une annulation des obligations légales de Struers.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans le texte et/ou les illustrations dans ce mode d'emploi. Les informations contenues dans ce mode d'emploi pourront subir des modifications ou des changements sans aucun avis préalable. Certains accessoires ou pièces détachées, ne faisant pas partie de la présente version de l'équipement, peuvent cependant être mentionnés dans le mode d'emploi.

Le fabricant ne sera considéré comme responsable des effets sur la sécurité, la fiabilité et la performance de l'équipement que si l'équipement est utilisé, entretenu et maintenu conformément aux instructions du mode d'emploi.

en For translations see
bg За преводи вижте
cs Překlady viz
da Se oversættelser på
de Übersetzungen finden Sie unter
el Για μεταφράσεις, ανατρέξτε στη διεύθυνση
es Para ver las traducciones consulte
et Tõlked leiata aadressilt
fi Katso käännökset osoitteesta
fr Pour les traductions, voir
hr Za prijevode idite na
hu A fordítások itt érhetőek el
it Per le traduzioni consultare
ja 翻訳については、
lt Vertimai patalpinti
lv Tulkojumus skatīt
nl Voor vertalingen zie
no For oversettelser se
pl Aby znaleźć tłumaczenia, sprawdź
pt Consulte as traduções disponíveis em
ro Pentru traduceri, consultați
se För översättningar besök
sk Preklady sú dostupné na stránke
sl Za prevode si oglejte
tr Çeviriler için bkz
zh 翻译见

www.struers.com/Library