


Metalog 方法

A

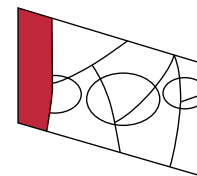

研磨

步骤 表面 研磨料 砂粒/ 颗粒大小 润滑剂 转速 [rpm] 力 [N]/ 样品 时间 [分]	PG SiC-Foil SiC # 320 水 300 25 直到平整	FG MD-Largo DiaPro AllegroLargo 9 9 μm 150 40 3
---	--	--

抛光

步骤 表面 研磨料 颗粒大小 润滑剂 转速 [rpm] 力 [N]/ 样品 时间 [分]	DP MD-Mol DiaPro Mol R3 3 μm 150 25 5	OP MD-Nap 或 MD-Chem OP-S NonDry 或 OP-U NonDry 0.04 μm 150 10 1
--	---	--