


Metalog 方法

F

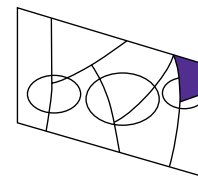

研磨

步骤	PG	FG
表面	MD-Piano 220	MD-Allegro
研磨料	金刚石	DiaPro AllegroLargo 9
砂粒/颗粒大小		9 μm
润滑剂	水	
转速 [rpm]	150	150
力 [N]/样品	40	40
时间 [分]	直到平整	5

抛光

步骤	DP	OP
表面	MD-Dac	MD-Chem
研磨料	DiaPro Dac 3	OP-U NonDry
颗粒大小	3 μm	0.04 μm
润滑剂		
转速 [rpm]	150	150
力 [N]/样品	30	15
时间 [分]	3	1