


## Méthode de metalog

Z

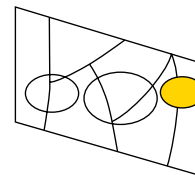

### Prépolissage

| Etape                    | PG               | FG                    |
|--------------------------|------------------|-----------------------|
| Support                  | MD-Piano 120     | MD-Allegro            |
| Abrasif                  | Diamant          | DiaPro AllegroLargo 9 |
| Equivalent granulométrie |                  | 9 $\mu\text{m}$       |
| Lubrifiant               | Eau              |                       |
| t/m                      | 300              | 150                   |
| Fouce[N]/échantillon     | 50               | 40                    |
| Temps [mn]               | Jusqu'à planéité | 4                     |

### Polissage

| Etape                    | DP              |
|--------------------------|-----------------|
| Support                  | MD-Dac          |
| Abrasif                  | DiaPro Dac 3    |
| Equivalent granulométrie | 3 $\mu\text{m}$ |
| Lubrifiant               |                 |
| t/m                      | 150             |
| Fouce[N]/échantillon     | 30              |
| Temps [mn]               | 3               |