


メタログ方法

B

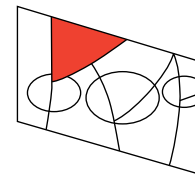

研磨

手順	PG	FG
表面	SiC-Foil	MD-Largo
研粒	SiC	DiaPro AllegroLargo 9
砂粒/ 粒子サイズ	# 320	9 μm
潤滑剤	水	
回転速度 [rpm]	300	150
力 [N]/ 試料	30	40
時間 [分]	平面まで	4

研磨

手順	DP	OP
表面	MD-Mol	MD-Nap または MD-Chem
研粒	DiaPro Mol R3	OP-S NonDry または OP-U NonDry
粒子サイズ	3 μm	0.04 μm
潤滑剤		
回転速度 [rpm]	150	150
力 [N]/ 試料	25	10
時間 [分]	2	2