


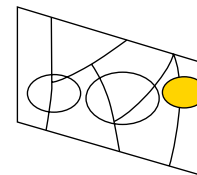









メタログ方法

Z



研磨

 手順	 PG	 FG
 表面	MD-Piano 120	MD-Allegro
 研粒	ダイヤモンド	DiaPro AllegroLargo 9
 砂粒/ 粒子サイズ		9 μm
 潤滑剤	水	
 回転速度 [rpm]	300	150
 力 [N]/ 試料	50	40
 時間 [分]	平面まで	4

研磨

 手順	 DP
 表面	MD-Dac
 研粒	DiaPro Dac 3
 粒子サイズ	3 μm
 潤滑剤	
 回転速度 [rpm]	150
 力 [N]/ 試料	30
 時間 [分]	3